


**MITTAUS**

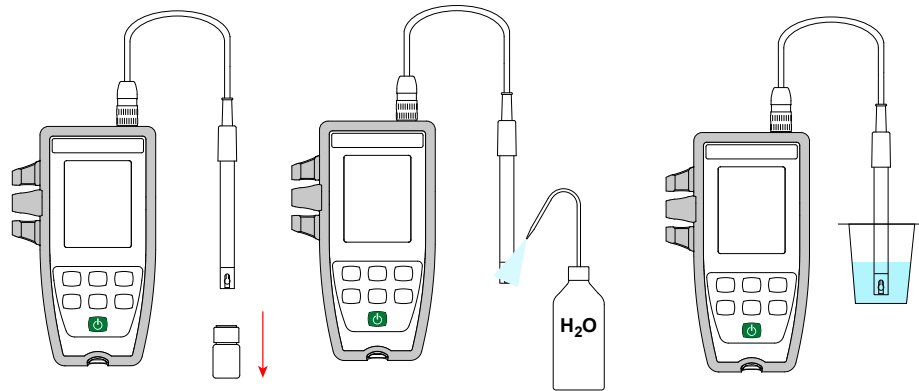

-kuvake ilmaisee viimeksi kalibroidun elektrodin tilan.

Kulmakertoimen arvo	Poikkeaman arvo	Elektrodin tila
95 % ≤ kulmakerroin ≤ 105 %	poikkeama ≤ 19 mV	
90 % ≤ kulmakerroin < 95 %	19 mV < poikkeama ≤ 38 mV	
85 % ≤ kulmakerroin < 90 %	38 mV < poikkeama ≤ 58 mV	
105 % < kulmakerroin < 85 %	58 mV < poikkeama	

**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
 12-16 rue Sarah Bernhardt  
 92600 Asnières-sur-Seine  
 Tél : +33 1 44 85 44 85  
 Fax : +33 1 46 27 73 89  
[info@chauvin-arnoux.com](mailto:info@chauvin-arnoux.com)  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

**INTERNATIONAL**  
**Chauvin Arnoux**  
 Tél : +33 1 44 85 44 38  
 Fax : +33 1 46 27 95 69

**Our international contacts**  
[www.chauvin-arnoux.com/contacts](http://www.chauvin-arnoux.com/contacts)


**KÄYTTÖOHJE**

Lataa laitteen ja elektrodien käyttöohjeet verkkosivustoltamme osoitteesta  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Siirry **Products**-välilehdelle ja etsi laitteesi nimi. Kun olet löytänyt laitteen, siirry sen sivulle. Käyttöohjeet löytyvät oikealta. Lataa ne.

Lataa samalla tavalla pH- ja ORP-elektrodien käyttöohjeet.

**PARISTOJEN ASENTAMINEN**

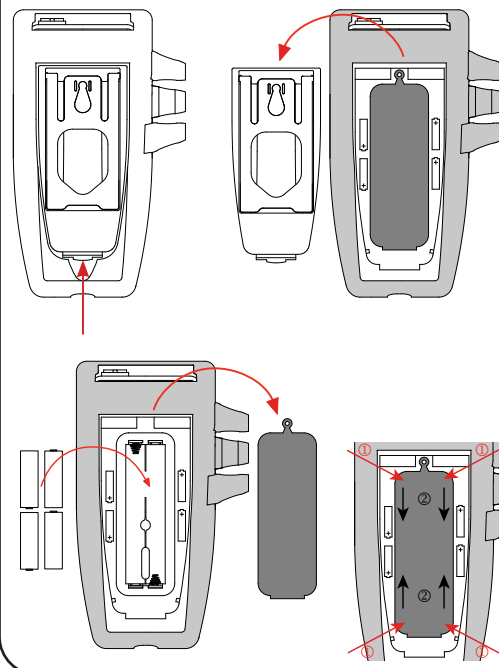

**DATA LOGGER TRANSFER -OHJELMISTO**

Käy verkkosivuiltamme ja lataa sovellusohjelmiston uusin versio osoitteesta  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Siirry **Support**-välilehteen ja sieltä kohtaan **Download our software**. Etsi sitten laitteen nimeä.

Lataa ohjelmisto ja asenna se tietokoneellesi.

**NÄPPÄIMET**



Näppäin	Toiminto
	Virtapainike (pitkä painallus)
<b>MEM</b> <b>REC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MEM</b>: näppäimen lyhyt painallus tallentaa mittauksen ja lämpötilan.</li> <li>■ <b>REC</b>: näppäimen pitkä painallus aloittaa tai lopettaa tallennuksen.</li> </ul>
<b>pH/mV</b> <b>°C/°F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>pH/mV</b>: näppäimen lyhyellä painalluksella valitaan mittaustyyppi (pH tai ORP).</li> <li>■ <b>°C / °F</b>: näppäimen pitkällä painalluksella valitaan lämpötilan yksikkö.</li> </ul>
	Taustavalo.
<b>CAL</b> <b>END</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CAL</b>: lyhyellä painalluksella etsitään kalibrointiparametrejä ja aloitetaan kalibrointi.</li> <li>■ <b>END</b>: pitkällä painalluksella lopetetaan kalibrointi.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lyhyellä painalluksella asetetaan lämpötila MTC-tilassa.</li> <li>■ Pitkällä painalluksella valitaan puskuriliuokset kalibroinnin aikana.</li> </ul>

**TOIMITUKSEN SISÄLTÖ**



- C.A 10101 -pH-mittari toimitetaan kantolaukussa, jossa on:
- XRGST1-pH-elektrodi, sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla ja varastosäiliö
  - Neljä AA- tai LR6-alkaliparistoa
  - Laitteeseen asennettu suojavaippa
  - Kaksi käyttövalmista NIST-puskuriliuosta, pH 4,01 ja 7,00.
  - Kaksi dekanterilasia
  - USB - μUSB -johto
  - Rannehina
  - Pika-aloitusoppaat (yksi kullakin kielellä).
  - Varmennustodistus

KALIBROINTI KAHELLE PUSKURILIUOKSELLA



1

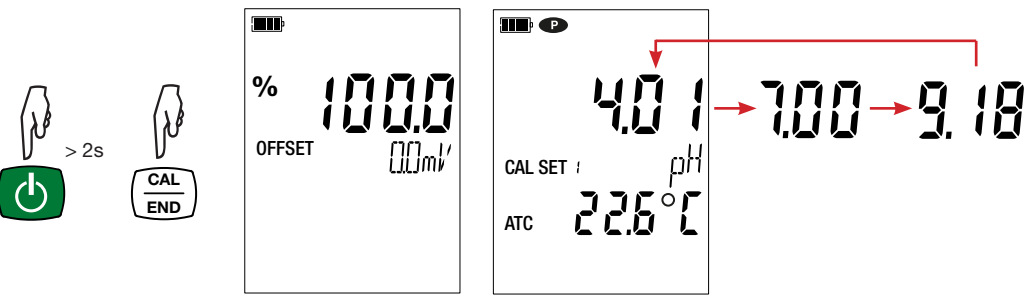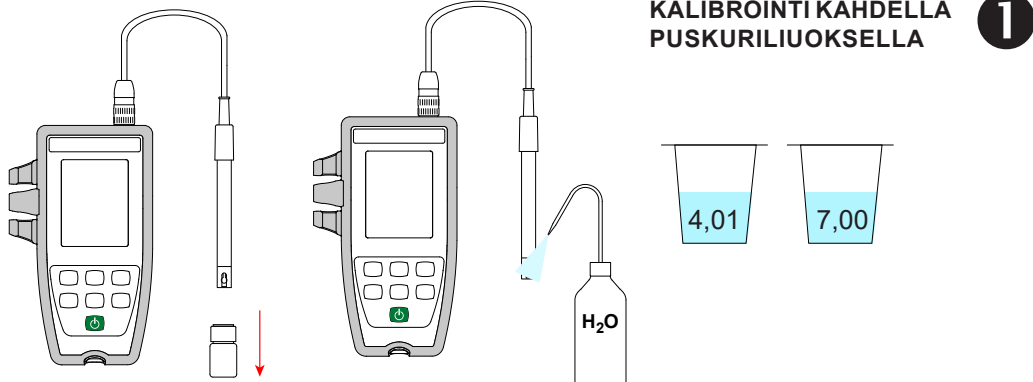

3

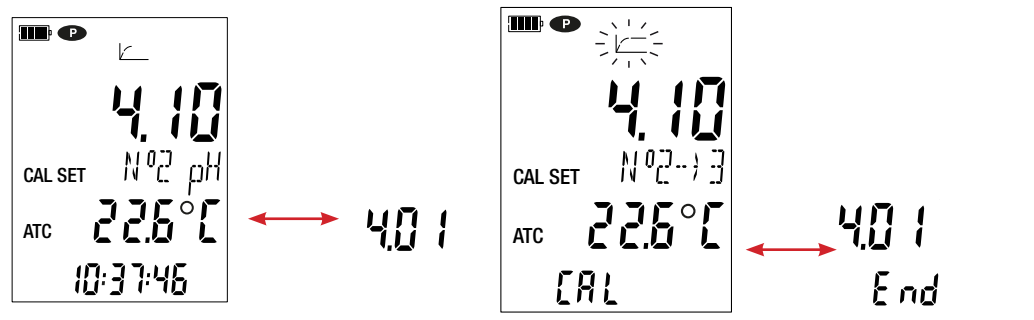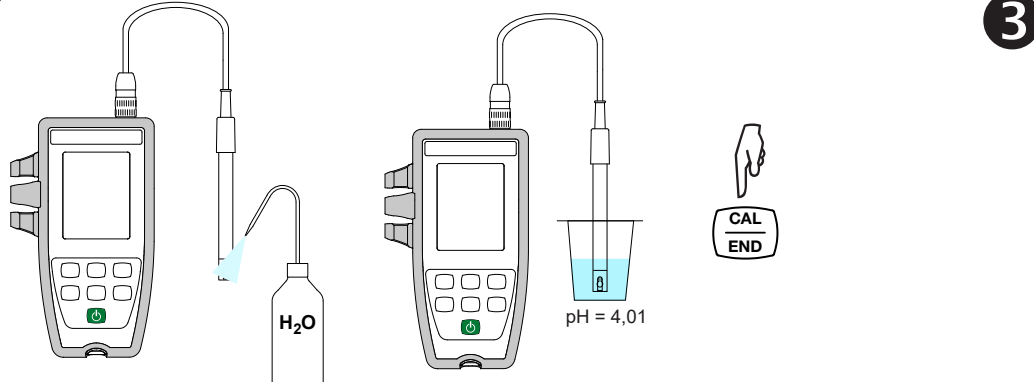

2

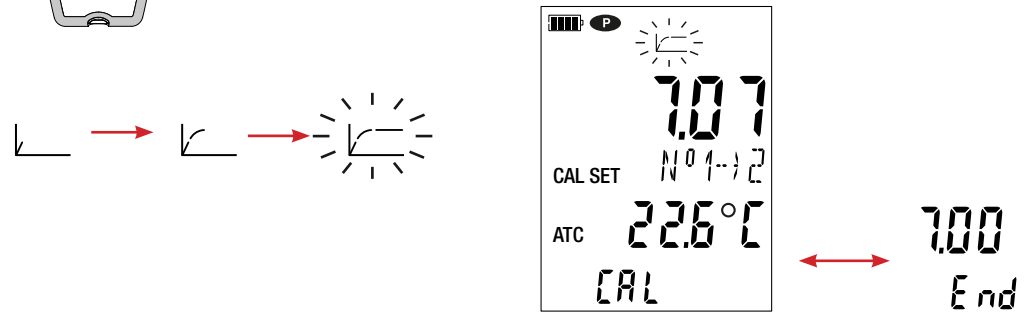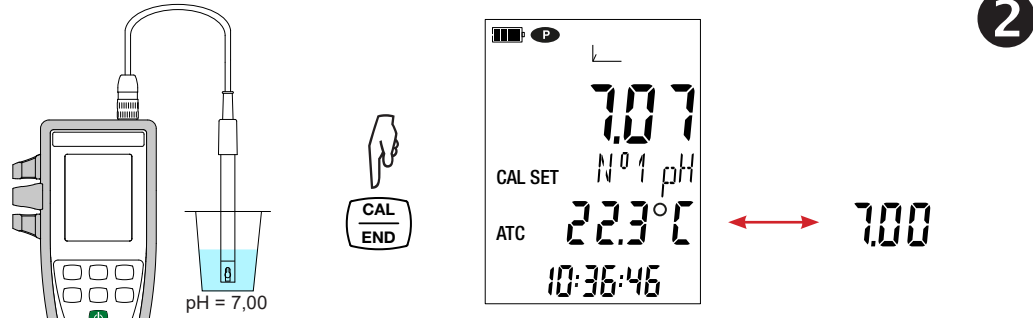

4

